

信頼と実績を誇る オートクレーブ。

理化学用オートクレーブ

LB

HA-MIV series

幅広い分野で活躍する
信頼と実績のロングセラーモデル。

HA-240MIV / 300MIV



HA-240MIV

HA-300MIV

8大特長

1. 滅菌した培地を分注まで凝固させない保温機能付。
保温温度範囲：45～80℃ (20時間固定)

2. 一度設定した滅菌条件は、電源スイッチを切ってもマイコンが記憶。

マイコンが3つの基本滅菌モードをメモリー。

モード1：滅菌 (121℃ / 15min.) → 自然冷却 → 保温 (50℃ / 20Hr 以内)

モード2：滅菌 (121℃ / 15min.) → 自然冷却


モード3：滅菌 (121℃ / 20min.) → 自然冷却

3. 滅菌時間は (999分までデジタル表示) で設定可能。残時間デジタル表示・滅菌温度積算制御方式を採用。



4. 電子音が滅菌進行の工程を通知

滅菌時間終了・全滅菌工程終了 (保温) モードは、「ピー・ピー」とパターンの異なる電子音でお知らせします。万一トラブル発生時は、エラー検出回路が作動して完全に自動処理し、電子音とともにエラー表示。トラブル内容をモニター表示で安全・安心です。

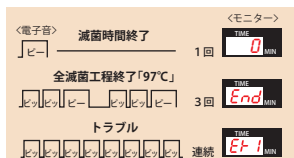

5. アップダウンスイッチにより、設定値の変更もワンタッチでOK！

6. メンテナンスも簡単な前面排水バルブ・排気ボルトを装備。



7. 万一のトラブル内容が一目でわかる自己診断機能付。

8. 貴重なスペースを無駄なく使えるコンパクト設計で、移動も簡便なキャスター付。

規格・仕様

理化学用オートクレーブ HA-MIV series	
型 式	HA-240MIV HA-300MIV
医療 / 理化学機器 分類	LB
缶体内寸法	φ240 × D450 mm φ300 × D670 mm
有効容量	20ℓ 47ℓ
総容量	約23ℓ 約53ℓ
コース選択	滅菌 (保温) ・滅菌 (121℃/15分) ・滅菌 (121℃/20分) 3メモリー
温度	滅菌温度設定範囲 105～123℃ 可変式 保温温度設定範囲 45～80℃ 可変式
時間	滅菌タイマー 1～999分・残時間表示方式 保温タイマー 20時間 (固定)
最高使用圧力	0.157MPa
温度計	5～127℃ (4℃以下はLo表示)
圧力計	アナログ表示 0～0.4MPa
排水ボトル (満水時)	1.4ℓ
安全警報装置	圧力安全弁・過圧防止スイッチ・漏電ブレーカー・空焚き防止装置 エラー表示 (空焚き・温度センサー断線・過温・過冷・過圧)
外寸法	W385 × D485 × H845 mm W440 × D520 × H1070 mm
重 量 (約)	43 kg 62 kg
圧力容器の種類	簡易圧力容器 小型圧力容器
缶体材質	ステンレス (SUS304)
電 源	AC100V 1.5kW 15A AC100V 2.0kW 20A
必要な電源設備	単相 AC100V (50/60Hz) 15A 以上 単相 AC100V (50/60Hz) 20A 以上
電源接続部形状	アース付 (φ3m) 3m 丸端子 (φ3m) 3m
付属品	滅菌カゴ (2個) ・スノコ・排気ボルト・排水ホース・保証書・取扱説明書・自主検査確認書・小型圧力容器明細書・アンケートハガキ
価 格 (税別)	¥412,000 ¥517,000

※電源コード：AC100V 15Aを超える製品は、3芯の圧着丸端子付になります。本体専用ブレーカー、または手元開閉器等をご用意して接続してください。コンセントの場合は、形状をお知らせ頂き有償にて適合プラグをご用意致します。※HA-300MIVの電源設備は、AC100V 30A以上を推奨します。
※海拔800m以上 (山岳地域等の低気圧状態) 及びダラム管 (6mm未満) でご利用になる場合は、仕様変更となりますのでご検討の際はご相談ください。※納品・検収費用：製品に関する納品・検収費用は別途料金になります。

システムアップの

オプション機器 (後付不可)※

※ 滅菌器ご注文と同時にのみ、後付け対応はできません。

レコーダー

6打点 (6点 / 10秒)
チャート幅 100mm / センサー 1本付
¥500,000 (校正費用別)

温度センサー

T型熱電対 (品温 / 雰囲気)
¥30,000 (校正費用別)

オプション

 ステンレス製丸型金網カゴ HA-240MIV φ210 × H200 mm (内寸法) ¥11,000 HA-300MIV φ270 × H200 mm (内寸法) ¥13,000 φ270 × H270 mm (内寸法) ¥14,000	 ステンレス製滅菌缶 HA-240MIV φ210 × H200 mm (内寸法) ¥18,000 HA-300MIV φ270 × H200 mm (内寸法) ¥22,000 φ270 × H270 mm (内寸法) ¥23,000	 ステンレス製丸型底付金網カゴ HA-240MIV φ210 × H420 mm (内寸法) ¥27,000 HA-300MIV φ270 × H600 mm (内寸法) ¥37,000
 医療用廃棄物処理用特殊滅菌缶 HA-300MIV φ270 × H520 mm ¥52,800	 オートクレーブ用洗浄剤リスター 缶体の内部を汚れを落とす。 500cc / 約10～30回分 ¥6,500	廃棄物処理用エスクリニカバック A: 500 × 700 mm (200枚入) ¥23,000 B: 620 × 820 mm (200枚入) ¥29,000 オートクレーブ用消臭剤デオドライザー 100錠 / 瓶 ¥10,000 滅菌テープ・ラベル・バック 各種用意しておりますので、お問い合わせください。

LB: 理化学機器 (LABO)

代理店

※表示価格は、全て税別価格になります。 ※価格、仕様、外観などは予告なく変更する場合があります。

株式会社 平山製作所

http://www.hirayama-hmc.co.jp/

本 社 〒344-0014 埼玉県春日部市豊野町2-6-5 TEL. 048-735-1241 FAX. 048-733-2384
 大 阪 支 店 〒530-0043 大阪市北区天満4-9-1 TEL. 06-4800-0025 FAX. 06-4800-0062
 仙台事務所 〒983-0833 仙台市宮城野区東仙台2-12-43-101 TEL. 022-296-3677 FAX. 022-296-3688
 福岡事務所 〒812-0007 福岡市博多区東比恵4-5-7 (ヤガミ福岡ビル) TEL. 092-433-3031 FAX. 092-471-6870
 サービスセンター 〒344-0014 埼玉県春日部市豊野町2-6-5 TEL. 048-735-1222 FAX. 048-733-2384

●サービス拠点 札幌、青森、大坂



022.03.50.HIR