

オートクレーブ用洗浄剤リスター 石灰質スケール除去剤

オートクレーブの缶体内部に付着した石灰質スケールなどの汚れを強力な洗浄力で、簡単に浮かし落とすことができます。

■ご利用方法

- ・標準使用量は水2Lにキャップ1杯(約20cc・1%)です。
- ・滅菌物は取り出してください。

オートクレーブに規定の給水量を給水し、その1%に相当する量のリスターを入れる。

滅菌温度を設定可能な最も低い値に設定し、滅菌時間は汚れの状況に応じて5～20分の範囲で設定する。

オートクレーブの取扱説明書に従って運転する。


運転後は排水し、釜内を水でよく洗浄する。

**頑固な石灰質スケールも
簡単に落とせる！**



500cc / 約10～30回分
定価 ¥6,500 (税込 ¥7,150)

リスター洗浄比較

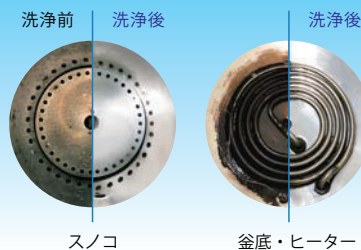

※イメージ画像

※価格、仕様、外観などは予告なく変更する場合があります。

代理店

株式会社 平山製作所

<https://www.hirayama-hmc.co.jp/>

本社 〒344-0014 埼玉県春日部市豊野町2-6-5 TEL. 048-735-1241 FAX. 048-733-2384
 大阪支店 〒530-0043 大阪市北区天満4-9-1 TEL. 06-4800-0025 FAX. 06-4800-0062
 仙台事務所 〒983-0833 仙台市宮城野区東仙台2-12-43-101 TEL. 022-296-3677 FAX. 022-296-3688
 福岡事務所 〒812-0007 福岡市博多区東比恵4-5-7 (ヤガミ福岡ビル) TEL. 092-433-3031 FAX. 092-471-6870
 サービスセンター 〒344-0014 埼玉県春日部市豊野町2-6-5 TEL. 048-735-1222 FAX. 048-733-2384

●サービス拠点 札幌、青森、大阪



ISO 13485 認証取得
本社 / サービス / 工場